

Канистры

КОМПАКТНЫЕ

Вмещают больше, но
занимают меньше места
на полке

 **LaboPlast**



Канистры компактные



Канистры компактные | Вмещают больше, но занимают меньше места на полке



Компактная канистра шириной всего 6,5 см или же 12,5 см идеальна для экономии места. На узком пространстве можно хранить и разливать различные жидкости. Канистру можно размещать также лежа, например, в холодильнике. Оребрение и толстые стенки делают канистру очень устойчивой. На подставках-держателях (только для канистр на 5 л) для двух или трёх канистр можно свободно и надёжно разместить любое количество канистр. Компактные канистры очень хорошо использовать в качестве канистр для отстаивания.

- ▶ С резьбовым соединением 3/4" или без него
- ▶ Из прозрачного ПП
- ▶ С оригинальной крышкой
- ▶ Канистры (без крана) можно стерилизовать
- ▶ С рельефной неразрушимой литровой шкалой
- ▶ Подставка-держатель канистры из алюминия для устойчивости в качестве аксессуара (только для канистр на 5 л)
- ▶ Спускной кран «СтопКок» (StopCock) с поворачивающимся носиком и спускной кран «Компакт» (Compact), для канистр с резьбовым соединением 3/4", предлагается в качестве аксессуара



| Исполнение | Объём л | Ширина мм | Глубина мм | Высота мм | Ø горлышка мм | № арт. |
|------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------|
| Без резьбового соединения | 5 | 65 | 335 | 335 | 41 | 0435-1050 N4 |
| С резьбовым соединением 3/4" | 5 | 65 | 335 | 335 | 41 | 0435-2050 N4 |
| Без резьбового соединения | 10 | 125 | 335 | 335 | 41 | 0435-1100 N4 |
| С резьбовым соединением 3/4" | 10 | 125 | 335 | 335 | 41 | 0435-2100 N4 |

Принадлежности

| Описание | № арт. |
|---|--------------|
| Опора для двух компактных канистр (только для канистр на 5 л) | 0435-9102 N4 |
| Опора для трех компактных канистр (только для канистр на 5 л) | 0435-9103 N4 |
| Вентиляционная навинчивающаяся крышка | 0435-9200 N4 |
| Спускной кран «СтопКок» (StopCock) | 0525-1000 N4 |
| Спускной кран «Компакт» (Compact) | 0530-1000 N4 |
| Колпачок для 3/4" | 0600-0090 N4 |
| Опрокидыватель для компактной канистры 10 л | 0435-9104 N4 |

Канистры компактные



Канистры компактные, электропроводящие



Компактная канистра из электропроводящего ПЭВП предназначена специально для использования на взрывобезопасных участках. Канистра со специфическим поверхностным сопротивлением $<10^5$ Ом имеет высокую электропроводность. Таким образом, при правильном заземлении она позволяет избежать опасности воспламенения вследствие электростатического разряда. Тем самым, канистра соответствует требованиям директив ATEX 137, TRBS2153 и CENELEC 50404.

Промышленная канистра из пластмассы не ржавеет и легко утилизируется через систему вторичной переработки. Её можно использовать для розлива и хранения горючих и легко воспламеняемых жидкостей групп взрывоопасности IIA, IIB и IIC, например, лабораторных отходов, в промышленном сегменте или в горном деле. Благодаря своей небольшой ширине 6,5 см или же 12,5 см компактная канистра занимает особенно мало места и может размещаться на самых узких участках.

Рёбра жёсткости и толстые стенки обеспечивают её стабильность, а также позволяют размещать канистру и в горизонтальном положении. Эргономичная ручка гарантирует надёжность захвата и простоту переноски. В варианте исполнения с резьбовым соединением 3/4" можно установить сливной кран, например, электропроводящий сливной кран StopCock PA.



- ▶ ПЭВП, чёрный, антистатический
- ▶ С резьбовым соединением 3/4" или без него
- ▶ Подставка-держатель канистры из алюминия для большей устойчивости, предлагается в качестве аксессуара (только для канистр на 5 л)

⚠ Внимание! При работе с горючими жидкостями канистру следует заземлять! Используйте комплект для заземления!

| Исполнение | Объём л | Ширина мм | Глубина мм | Высота мм | № арт. |
|---|---------|-----------|------------|-----------|--------------|
| Без резьбового соединения | 5 | 65 | 335 | 335 | 0435-1055 N4 |
| Без резьбового соединения | 10 | 125 | 335 | 335 | 0435-1105 N4 |
| С резьбовым соединением 3/4" | 5 | 65 | 335 | 335 | 0435-2055 N4 |
| С резьбовым соединением 3/4" | 10 | 125 | 335 | 335 | 0435-2105 N4 |
| Принадлежности | | | | | |
| Описание | | | | | № арт. |
| Комплект для заземления | | | | | 5602-1000 N4 |
| Опора для двух компактных канистр (только для канистр на 5 л) | | | | | 0435-9102 N4 |
| Опора для трех компактных канистр (только для канистр на 5 л) | | | | | 0435-9103 N4 |
| Кран «СтопКок» (StopCock), электропроводящий ПА | | | | | 0525-1100 N4 |
| Опрокидыватель для компактной канистры 10 л | | | | | 0435-9104 N4 |

Канистры компактные

Bürkle GmbH
 Rheinauen 5 | D - 79415 Bad Bellingen
 Телефон +49 (0) 76 35 8 27 95-0
 Факс +49 (0) 76 35 8 27 95-31
 info@buerkle.de | www.buerkle.de



Компактный набор «СтопКок» (StopCock)

Компактный набор «СтопКок» (StopCock) состоит из компактной канистры объемом 5 л (0435-2050) или объемом 10 л (0435-2100) с резьбовым соединением и спускным краном «СтопКок» (StopCock) (0525-1000).



| Объем л | № арт. | |
|---------|-----------|----|
| 5 | 0435-0001 | N4 |
| 10 | 0435-0010 | N4 |



Компактный набор «Компакт» (Compact)

Кран «Компакт» (Compact) является идеальным дополнением компактной канистры – для хранения и розлива на узком пространстве! Набор для экономии места «Компакт» (Compact) состоит из компактной канистры объемом 5 л (0435-2050) или объемом 10 л (0435-2100) с резьбовым соединением и спускным краном «Компакт» (Compact) (0530-1000).

| Объем л | № арт. | |
|---------|-----------|----|
| 5 | 0435-3000 | N4 |
| 10 | 0435-3010 | N4 |



Компактный набор «СтопКок», электропроводящий

Компактный электропроводящий набор состоит из компактной канистры 5 л (0435-2055) или 10 л (0435-2105) и сливного крана «СтопКок ПА» (StopCock PA) (0525-1100). Кран и канистра могут заземляться с помощью комплекта для заземления и использоваться на взрывобезопасных участках.

⚠ Внимание! При работе с горючими жидкостями канистру следует заземлять! Используйте комплект для заземления!



| Объем л | № арт. | |
|-------------------------|-----------|----|
| 5 | 0435-0005 | N4 |
| 10 | 0435-0015 | N4 |
| Принадлежности | | |
| Описание | № арт. | |
| Комплект для заземления | 5602-1000 | N4 |

